


仕様

型式		TFP-S0201	TFP-S0301	TFP-S0202	TFP-S0302
フィルター	面積 (m ²)	11.0	16.5	22.0	33.0
	本数 (本)	2	3	4	6
	形状	成形カートリッジ			
	材質	ポリエステルスパンボンド			
払い落とし	方法	自動パルスジェット (一定間隔)			
	パイロット弁 (個)	2	3	2	3
	圧縮エア消費量 (Nリットル / min)	20	20	30	30
大きさ (mm)W×D×H ※参考値		600×750×2200	600×750×2700	1000×750×2200	1000×750×2700
質量 (kg) ※参考値		400	500	750	900
本体材質 (選択)		SUS304/316/C.S 塗装			
表面処理 (選択)		酸洗い / パフ / ヘアライン			
本体耐圧 (kPa)		-30	-20	-20	-15
本体耐熱 (℃)		最高 80			


※外形寸法等は参考寸法です。別途、お客様のご要求に合わせ、設計・製作いたします。

外観


TFP-S0201

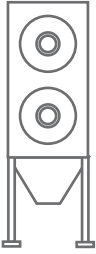


TFP-S0301

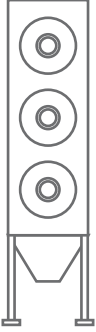


TFP-S0202

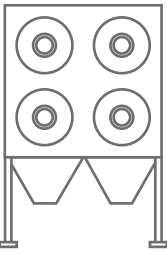


TFP-S0302

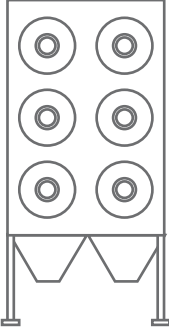

シングル Hepa ボックス

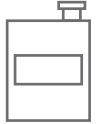

ダブル Hepa ボックス

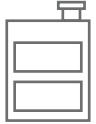



※必要風量に応じて Hepa-box ユニットを
選定・製作いたします。

用途

造粒機、打錠機、カプセル充填機、各種検査機、PTP 充填機

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。

●製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。

アマノ株式会社

本社/〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL(045)401-1441代 FAX(045)439-1150
http://www.amano.co.jp/

- 札幌支店 (011) 865-4721

●盛岡営業所 (019) 647-7866

●秋田営業所 (018) 864-0456

●仙台支店 (022) 244-2191

●山形営業所 (023) 624-5830

●郡山支店 (024) 932-5080

●水戸支店 (029) 248-8610

●宇都宮支店 (028) 639-8511

●高崎支店 (027) 363-1141

●大宮支店 (048) 652-2461

●埼玉環境支店 (048) 976-3811

●柏支店 (04) 7142-0830

●千葉支店 (043) 234-1611

●千葉環境営業所 (043) 234-1611

●東京支店 (03) 3543-2251

●東京ハーネス支店 (03) 3543-4107

●錦糸町支店 (03) 6859-3860

●東京環境支店 (03) 3543-4112
- 長野ハーネス支店 (03) 6859-2700

●新宿支店 (03) 5325-0360

●東京ハーネス支店 (03) 5325-5211

●西東京支店 (042) 847-3071

●品川支店 (03) 5487-6620

●神奈川支店 (045) 540-8061

●神奈川環境支店 (045) 540-8062

●横浜支店 (045) 540-8068

●厚木支店 (046) 224-5011

●藤沢営業所 (0466) 87-6901

●静岡支店 (054) 237-6181

●沼津営業所 (055) 922-6078

●浜松支店 (053) 475-1441

●新潟支店 (025) 280-1811

●新潟営業所 (0258) 23-3341

●長野支店 (026) 268-2180

●諏訪営業所 (0266) 53-7351

●金沢支店 (076) 240-3456
- 富山支店 (076) 422-8411

●豊橋営業所 (0532) 32-3315

●豊田支店 (0565) 25-3560

●名古屋支店 (052) 723-1171

●中部ハーネス支店 (052) 723-1120

●名古屋環境支店 (052) 723-1305

●岐阜ハーネス支店 (052) 723-1173

●四日市支店 (059) 354-1651

●岐阜支店 (058) 273-0125

●京都支店 (075) 662-2171

●大阪支店 (06) 6531-9915

●大阪環境支店 (06) 6531-9131

●近畿ハーネス支店 (06) 6531-9918

●神戸ハーネス支店 (06) 6531-9915

●東大阪支店 (06) 6789-8866

●堺営業所 (072) 268-6306

●神戸支店 (078) 371-2345

●神戸環境支店 (078) 371-2345
- 姫路営業所 (079) 223-2067

●岡山支店 (086) 244-0061

●高松支店 (087) 866-8444

●高知駐在 (088) 866-8130

●松山支店 (089) 917-8570

●広島支店 (082) 295-7261

●広島環境支店 (082) 295-7261

●松江営業所 (0852) 24-9422

●山口営業所 (083) 972-8751

●北九州支店 (093) 921-0407

●福岡支店 (092) 473-6181

●九州ハーネス支店 (092) 452-2123

●筑前営業所 (093) 808-0219

●熊本営業所 (096) 369-1711

●鹿児島営業所 (099) 267-2110

●沖縄出張所 (098) 858-7212



安全に関するご注意
ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、
正しくお使い下さい。

ご用命は信頼と実績の当店で

TIME & ECOLOGY
AMANO

コンテインメント仕様 Bag-box/Hepa-box
TFP-S シリーズ

高薬理活性粉体用

c o n t a i n m e n t t y p e



ECO Solution
環境経営が新しい未来を創造する

■ 標準仕様

BIBO（バグインバグアウト）仕様

専用フィルターパックを使用してフィルターに直接触れることなく交換することができます。

フィルター交換手順



扉を開けてフィルター取出口にビニール袋を取り付け、フィルター固定蓋とフィルターを取り出す。



フィルター固定蓋を本体に取り付け使用済みフィルターをビニール袋に密閉する。



新しいフィルターが入ったビニール袋を取出口に取り付けてフィルター固定蓋を取り出す。



新しいフィルターを挿入しフィルター固定蓋を取り付け、余分なビニール袋をカットする。

HEPAフィルター 交換手順



扉を開けてフィルター取出口にビニール袋を取り付ける。



使用済みのHEPAフィルターを取り出しビニール袋に密閉する。



新しいHEPAフィルターが入ったビニール袋を取出口に取り付ける。



新しいHEPAフィルターを挿入し、余分なビニール袋をカットする。

粉体排出手順



粉体排出部の扉を開ける。



排出用ビニール袋を取り付ける。



排出弁を開放し、粉体を排出する。



排出した粉体をビニール袋に密閉して廃棄する。

■ オプション

Wet-down 仕様

ボディ内をウェットダウンすることで接粉部を湿潤にし、フィルター交換時の飛散レベルをさらに軽減します。

フィルターBOX

（ウェットダウン：満水方式）

排出ライナー仕様。成形フィルター内蔵。フィルターに直接触れることなくフィルターを交換することができます。



グローブポート

グローブボットにライナー取付により飛散することなく清掃作業ができます。



交換補助器


成形フィルター交換時に使用します。



Hepa ユニット


（ウェットダウン：噴霧方式）

一次下段ダーティ側。レベル計（水位）装備。オプション排気ユニット。

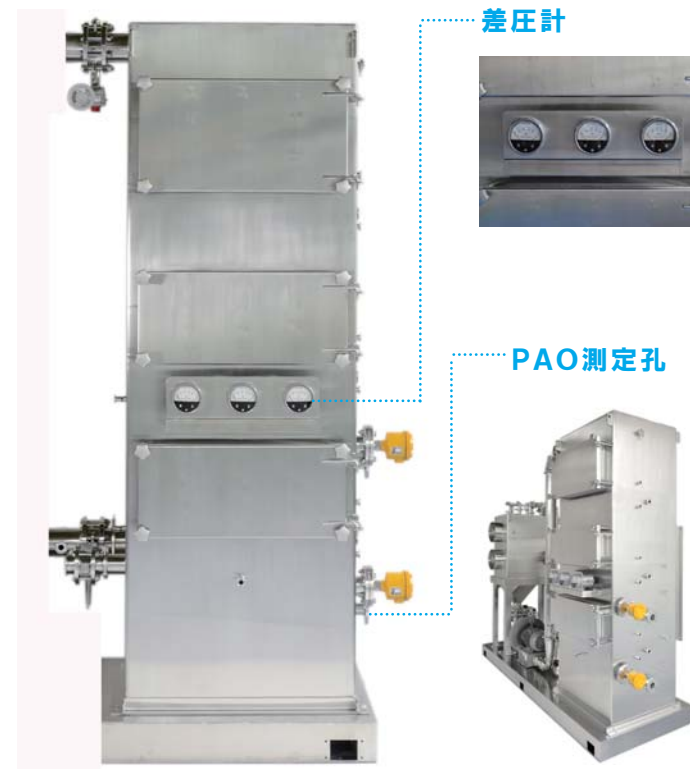

シャットバルブ

吸込口側のシャットダウンバルブです。

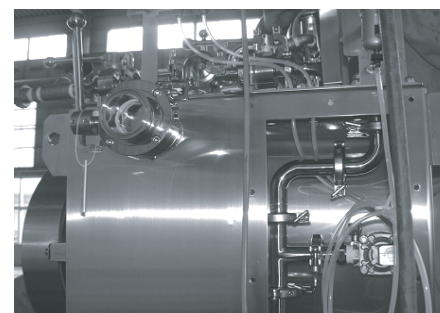

給水配管部

フィルターBOX上部に設置。ウェットダウン時に給水します。



観測窓

フィルターBOX内部を確認することができます。

